

Snabbguide

Auto *lite*

Total skålräkning batchkonfiguration

ECN: 710-2072

1 Kör programvaran Auto *lite*

2 Positionera skålen


➔ Sätt i skålen i skålhållaren. Tryck på lampknappen framtill på Auto *lite* för att få en bild som ger bästa kontrast mellan kolonierna och den bakgrund som används

3 Ta foto

Klicka



Objektglas
Klicka

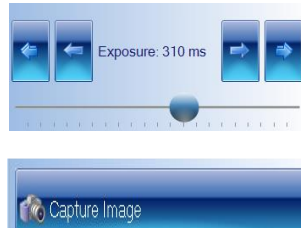

➔ Välj bildfliken och kryssa för live-rutan

➔ Justera exponeringen genom att öka/minska objektskalan

➔ Ta foto

4 Skapa batch

➔ Klicka på Ny batch

Klicka



5 Skålkonfiguration

Välj



➔ Välj Skålkonfiguration för att ställa in skålstorlek och provvolym. Standard är rund skål, 90mm, provvolym 1ml. Ändra om så krävs

6 Välj applikation

Välj



➔ Välj hällskål

7

Namnge batchen

➔ Namnge batchen

Enter

Designing Batch:

8

Total skålräkning

➔ Positionera räkneramen över de kolonier som skall räknas

➔ Klicka på Total skålräkning

➔ Välj kolonityp i rullgardinslisten, antingen ljusa eller mörka kolonier. Om man använder den diffusa skålhållaren visas kolonierna




9

Klassificeringsinställningar

➔ Flytta löparen åt vänster för att justera detekteringskänsligheten

➔ Flytta löparen åt vänster för att acceptera små partiklar eller åt höger för att exkludera små partiklar

➔ Om några kolonier är i kontakt, välj funktionen Dela upp

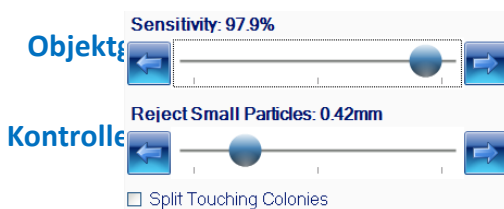

10

Ange skål-ID

➔ Ange den skål-ID som återfinns på mätfliken. Auto-inkrementstandard är "on" - för att ändra detta, klicka på konfigurationsfliken

Enter

Plate ID

Klicka



11

Godkänn batch

➔ Godkänn batch

Klicka



Auto lite är nu redo att göra den första mätningen