

Snabbmanual

VWR® System för vakuumaspirering

EU Art. Nr 181-0658 4L System för vakuumaspirering

181-0659 2L System för vakuumaspirering

Tillverkad i Kina



Säkerhetsinformation

Följ riktlinjerna nedan, och läs hela denna manual för att säkerställa en korrekt användning av produkten. Tillverkaren rekommenderar följande riktlinjer vid användning av enheten:

- Insidan av enheten är ett högspänningsområde. Lämpliga skyddsåtgärder ska vidtas och enheten enbart hanteras av utbildad personal.
- Montera inte isär enheten.
- Lossa enheten från strömförsörjningen innan du utför underhållsarbete eller byter säkringar.
- Använd inte enheten om den är skadad, i synnerhet om kabelkanalen för strömmen är skadad eller defekt.
- Reparationer får endast utföras av servicetekniker från ert lokala VWR-kontor och av behöriga servicepartners.
- Enheten måste vara ansluten till ett eluttag som har skyddsjordanslutning.
- Om utrustningen används på ett sätt som inte anges av tillverkaren, kan det skydd som utrustningen ger försämrats.
- Vätskor får inte komma in i enhetens kontrollenhet.
- Använd inte enheten på en farlig plats eller möjligen explosiv miljö.

Användning

- 1) Kontrollera att alla delar sitter på plats.
- 2) Kontrollera att luftutsläppsventilen är stängd.
- 3) Slå på enheten.
- 4) Justera reglaget för vakuumreglering medurs för att öka den inställda vakuumnivån, vakuumets nivåindikator kommer att slås på i sekvenser. Justera reglaget för vakuumreglering moturs för att minska den inställda vakuumnivån, vakuumets nivåindikator kommer att stängas av i sekvenser.
- 5) När vakuumets nivåindikator slås på till normalt läge, innebär det att flaskans vakuumnivå har nått det inställda värdet. Då kan du aspirera vätska genom att trycka på knappen på handoperatören.

Obs! Nivåsensorn används för att förhindra att vätskan flödar över. Så snart sensorn upptäcker ett överflöde stängs pumpen av och larmar. Kassera vätskan i flaskan eller byt ut en tom flaska så snart som möjligt.

- 6) Stäng av enheten.
- 7) Skruva loss ventilen för att släppa ut vakuumet.

Obs! När du vill öppna locket, släpp ut vakuumet först.

- 8) Se till att flasklocket tas av eller skruvas loss under autoklivering.

För mer information, se den fullständiga manualen.