

Snabbguide

Auto *lite* programvaruinstallation

ECN: 710-2072

1

Starta PC

- ➔ Logga in på PC:n som administratör och stäng all programvara som körs

2

Sätt i programvarukälla


- ➔ Sätt i programvarukällan, zippa upp om installationssetet är zippat.

3

Supportmapp



- ➔ Öppna supportmappen

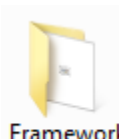

- ➔ Öppna ramverksmappen




SetupFramework.exe

- ➔ Kör SetupFramework.exe och följ instruktionerna på skärmen; gör en omstart av systemet om uppdatering begärs

4


Installera SQL-server

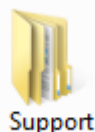

- ➔ Öppna supportmappen



- ➔ Öppna databasmappen

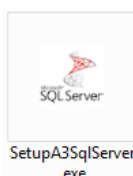

- ➔ Kör SetupA3SqlServer.exe (se SQL-installation i manualen) och gör en omstart av PC:n efter slutförande

För enskild användar-PC: välj SQL LocalDB

För fleranvändar-PC: välj SQL Server

5

Kör Set-up



- ➔ Kör Setup.exe en gång till, och följ instruktionerna på skärmen (se *Auto lite* komplett installationsguide för uppgifter i Installation -> Manualer-> snabbguider)

6

Anslut Auto lite


- ➔ Anslut strömkabeln till *Auto lite* och anslut enheten, och anslut USB-kabeln från *Auto lite* till en extra USB-port i PC:n

7


Tillägg av användare till SQL-server

Följande steg skall utföras när man är inloggad som administratör.

När *Auto lite* är installerat måste användarna vara medlemmar i en eller flera av dessa grupper.

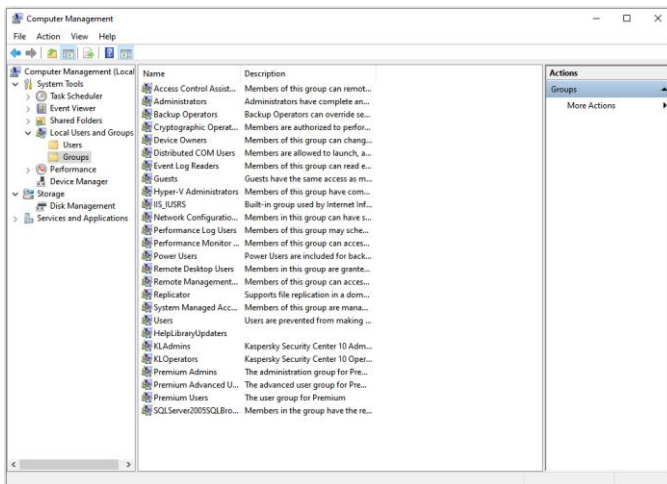


- ➔ Från Windows kontrollpanel: välj Administrationsverktyg och sedan Datoradministration
- ➔ Expandera (+) lokala användare och grupper, dubbelklicka sedan på Grupper
- ➔ Högerklicka på *Auto lite* användare och välj Lägg till i grupp

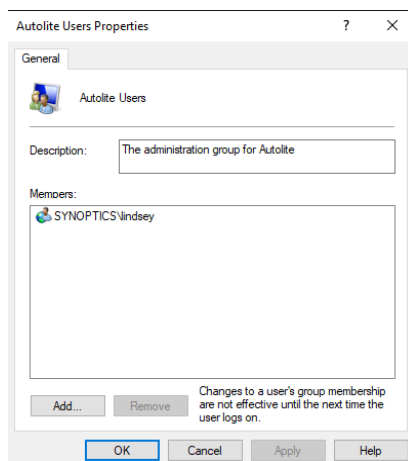


- ➔ Klicka på Lägg till

8

Tillägg av användare till SQL-server (forts.)

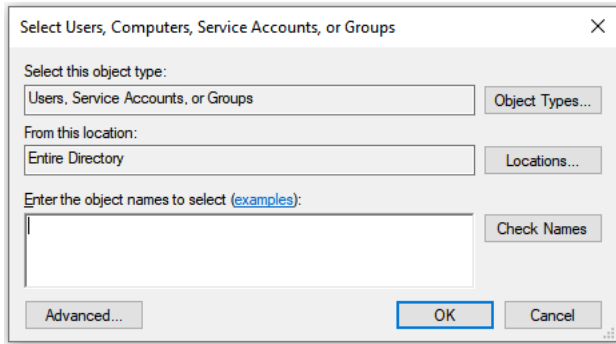

➡ För att lägga till en enskild användare: lägg till Windows inloggningsnamn

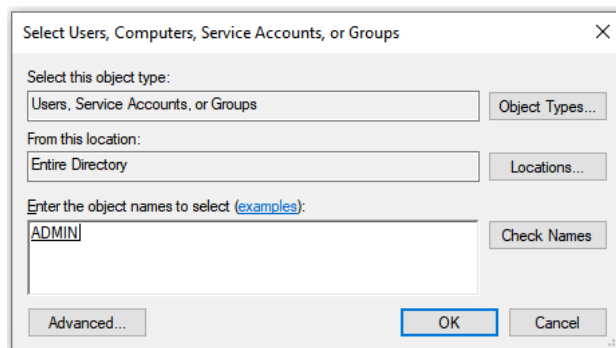

➡ Klicka på Kontrollera namn

➡ Klicka på OK

➡ Stäng datoradministrationsfönstret

Auto lite är nu redo att användas