

Manuale di istruzioni

VWR® Traceable Termometro a grandi cifre

EU cat. No. 620-1858

NA cat. No. 62344-914



CE
UK
CA

Legal address of Manufacturer

Europa

VWR International bv,
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464 B-
3001 Leuven
+3216385011
be.vwr.com

UK Importer:
VWR International Ltd
Hunter Boulevard, Magna Park
Lutterworth, Leicestershire, LE17 4XN
uk.vwr.com

Paese di origine

Cina

Destinazione d'uso

Solo per uso di ricerca. Non destinato ad alcun uso terapeutico o diagnostico animale o umano.

Specifiche del prodotto

Intervallo di temperatura	–50.0 a 70.0°C o –58.0 a 158.0°F
Risoluzione della temperatura	0.1°
Precisione della temperatura	±1°C
Intervallo di temperatura ambiente	0°C a 40°C o 32.0 a 104.0°F
Risoluzione temperatura ambiente	0.1°
Precisione della temperatura ambiente	±1°C
Dimensioni della sonda	4.7 mm x 304 mm, impermeabile
Lunghezza del cavo	1-m cavo
Dimensioni	76.2 mm x 12 mm x 76.2 mm

Il funzionamento

ISTRUZIONI PER L'USO

Il display normale mostra la temperatura interna ed esterna in 1/10 di grado.


1. Controllo della temperatura a un punto

a. Allarme di temperatura elevata "▲"



- Far scorrere l'interruttore in posizione "Alert", premere "Alert Select" per selezionare la modalità di allarme temperatura alta "▲".
- Premere "Hi Set" per impostare l'allarme temperatura elevata desiderato.
- Premere "Alert On/Off" per attivare l'allarme di temperatura elevata. ("Allarme" appare sul display).
- Quando la temperatura rilevata è superiore a quella impostata, il display LCD lampeggia per 5 secondi ogni minuto.

b. Allarme di bassa temperatura "▼"

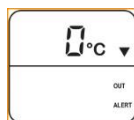


- Far scorrere l'interruttore in posizione "Allarme", premere "Selezione allarme" per selezionare la modalità Allarme bassa temperatura "▼". - Premere "Lo set" per impostare l'allarme di bassa temperatura desiderato.
- Premere "Allarme On/Off" per attivare l'allarme di bassa temperatura. (Sul display appare la bandiera dell'allarme).
- Quando la temperatura rilevata è inferiore a quella impostata, il display LCD lampeggia per 5 secondi ogni 1 minuto.

MONTAGGIO DEL SENSORE ESTERNO: POSIZIONARE IL SENSORE ESTERNO LONTANO DALLA LUCE SOLARE DIRETTA E DALLA SATURAZIONE.


2. Controllo della temperatura a due punti

a. Allarme temperatura interna "▲▼"

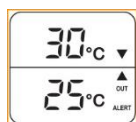

- Far scorrere l'interruttore in posizione "Alert", premere "Alert Select" per selezionare la modalità "Inside Temp Alert". "▲▼"
- Premere "Hi set" per impostare il valore di allarme superiore desiderato.
- Premere "Lo set" per impostare il valore di allarme della temperatura inferiore desiderata.
- Premere "Alert on/off" per attivare l'allarme temperatura interna. (sul display appare il simbolo "Alert").
- Allarme e il LED lampeggia per 5 secondi ogni 1 minuto quando la temperatura rilevata è all'interno della temperatura impostata.

b. Allarme temperatura esterna "▲▼"

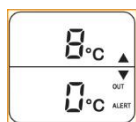

- Far scorrere l'interruttore in posizione "Alert", premere "Alert select" per selezionare la modalità "Outside Temp Alert". "▲▼"
- Premere "Hi set" per impostare il valore di allarme temperatura superiore desiderato.
- Premere "Lo set" per impostare il valore di allarme di temperatura inferiore desiderato.
- Premere "Alert on/off" per attivare l'allarme temperatura esterna. (sul display appare il simbolo "Allarme").
- Allarme e il LED lampeggia 5 secondi ogni 1 minuto quando la temperatura rilevata è al di fuori della temperatura impostata.


3. Far scorrere l'interruttore in posizione "Temp" dopo aver impostato l'allarme temperatura.

4. Disattivare l'allarme


Premere "Allarme on/off" in posizione "Allarme", il flag di "Allarme" scompare sul display.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

- Nastro biadesivo o - Viti
- 1 Pc Batteria "AAA" o "UM4"
- Inserire la batteria come indicato.

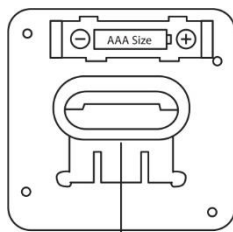

Supporto pieghevole per espositore da banco

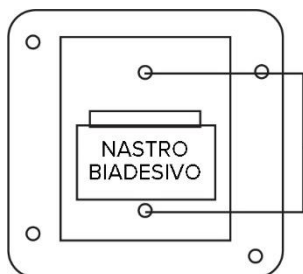

Fori sulla staffa per viti

FACILE MONTAGGIO DELLA STAFFA A PARETE CON:

- Nastro biadesivo o
- Viti

Servizio tecnico

Risorse web

Visitare il sito Web di VWR all'indirizzo www.vwr.com per:

- Français, Español, Deutsch, Italiano, Português
- Informazioni complete per contattare l'assistenza tecnica
- Accesso al catalogo online di VWR e informazioni sugli accessori e sui prodotti correlati.
- Ulteriori informazioni sui prodotti e offerte speciali Per informazioni o assistenza tecnica, contattare il rappresentante VWR di zona o visitare il sito www.vwr.com.

Garanzia

VWR International garantisce che questo prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. In caso di difetti, VWR provvederà, a sua discrezione, a riparare, sostituire o rimborsare il prezzo di acquisto del prodotto senza alcun costo per l'utente, a condizione che il prodotto venga restituito durante il periodo di garanzia. Questa garanzia non si applica se il prodotto è stato danneggiato da incidenti, abusi, uso improprio o applicazione errata, o da normale usura. Per la vostra protezione, gli articoli da restituire devono essere assicurati contro eventuali danni o perdite. La presente garanzia è limitata alla sostituzione dei prodotti difettosi.

ESPRESSAMENTE CHE LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE DI IDONEITÀ E LA GARANZIA DI COMMERCIALITÀ.

VAI SU VWR.COM PER LE ULTIME NOVITÀ, OFFERTE SPECIALI E INFORMAZIONI SUL VOSTRO DISTRIBUTORE LOCALE VWR.

Smaltimento attrezzature



Questa apparecchiatura è contrassegnata dal simbolo del bidone della spazzatura barrato per indicare che questa apparecchiatura non deve essere smaltita con i rifiuti indifferenziati.

È invece responsabilità dell'utente smaltire correttamente l'apparecchiatura alla fine del ciclo di vita, consegnandola a una struttura autorizzata per la raccolta differenziata e il riciclaggio. È inoltre tua responsabilità decontaminare l'apparecchiatura in caso di contaminazione biologica, chimica e/o radiologica, in modo da proteggere da rischi per la salute le persone coinvolte nello smaltimento e nel riciclaggio dell'apparecchiatura. Per ulteriori informazioni su dove è possibile depositare i rifiuti di apparecchiature, si prega di contattare il rivenditore locale da cui è stata originariamente acquistata questa apparecchiatura.

In tal modo, contribuirai a conservare le risorse naturali e ambientali e ti assicurerai che la tua attrezzatura venga riciclata in modo da proteggere la salute umana.

Grazie

Uffici VWR locali in Europa e Asia Pacifico

Austria

VWR International GmbH
Graumannsgasse 7
1150 Vienna
Tel.: +43 1 97 002 0
Email: info.at@vwr.com

Belgium

VWR International BV
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
3001 Leuven
Tel.: +32 016 385 011
Email: vwr.be@vwr.com

China

VWR (Shanghai) Co., Ltd
Bld.No.1, No.3728 Jinke Rd,
Pudong New District
Shanghai, 201203- China
Tel.: +400 821 8006
Email: info_china@vwr.com

Czech Republic

VWR International s. r. o.
Veetee Business Park
Pražská 442
CZ - 281 67 Strábrná Skalice
Tel.: +420 321 570 321
Email: info.cz@vwr.com

Denmark

VWR International A/S
Tobaksvej 21
2860 Søborg
Tel.: +45 43 86 87 88
Email: info.dk@vwr.com

Finland

VWR International Oy
Valimotie 17-19
00380 Helsinki
Tel.: +358 9 80 45 51
Email: info.fi@vwr.com

France

VWR International S.A.S.
Immeuble Estréo
1-3 rue d'Aurion
93114 Rosny-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30* (national)
Tel.: +33 (0) 1 45 14 85 00
(international)
Email: info.fr@vwr.com
* 0,18 € TTC/ min + prix appel

Germany

VWR International GmbH
Hilpertstrasse 20a
D - 64295 Darmstadt
Freecall: 0800 702 00 07
Tel.: +49 (0) 6151 3972 0 (international)
Email: info.de@vwr.com

Hungary

VWR International Kft.
Simon László u. 4.
4034 Debrecen
Tel.: +36 (52) 521-130
Email: info.hu@vwr.com

India

VWR Lab Products Private Limited
No.139. BDA Industrial Suburb,
6th Main, Tumkur Road,
Peenya Post,
Bangalore, India – 560058
Tel.: +91-80-28078400
Email: vwr_india@vwr.com

Ireland

VWR International Ltd
Orion Business Campus
Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Tel.: +353 01 88 22 222
Email sales.ie@vwr.com

Italy

VWR International S.r.l.
Via San Giusto 85
20153 Milano (MI)
Tel.: +39 02-3320311/02-487791
Email: info.it@vwr.com

Korea

Avantor Performance Materials Korea
Ltd
2F ACE Gwanggyo Tower I
Daehak 4ro 17
Yeongtong-gu Suwon
Korea 16226
Tel.: +82 31 645 7256
saleskorea@avantorsciences.com

Middle East & Africa

VWR International FZ-LLC
DSP Laboratory Complex
125, Floor 01
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 5573271
info.mea@vwr.com

The Netherlands

VWR International B.V.
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam
Tel.: +31 020 4808 400
Email: info.nl@vwr.com

Norway

VWR International AS
Brynsalleen 4
0667 Oslo
Tel.: +47 22 90 00 00
Email: info.no@vwr.com

Poland

VWR International Sp. z o.o.
Limbowa 5
80-175 Gdansk
Tel.: +48 058 32 38 210
Email: info.pl@vwr.com

Portugal

VWR International - Material de
Laboratório, Lda
Centro Empresarial de Alfragide
Rua da Indústria, nº 6
2610-088 Amadora
Tel.: +351 21 3600 770
Email: info.pt@vwr.com

Singapore

VWR Singapore Pte Ltd
18 Gul Drive
Singapore 629468
Tel: +65 6505 0760
Email: sales.sg@vwr.com

Spain

VWR International Eurolab S.L.
C/ Tecnología 5-17
A-7 Llinars Park
08450 - Llinars del Vallès
Barcelona
Tel.: +34 902 222 897
Email: info.es@vwr.com

Sweden

VWR International AB
Fagerstagatan 18b
163 94 Stockholm
Tel.: +46 08 621 34 20
Email: info.se@vwr.com

Switzerland

VWR International GmbH
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Tel.: +41 044 745 13 13
Email: info.ch@vwr.com

UK

VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard
Magna Park
Lutterworth
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: +44 (0) 800 22 33 44
Email: uksales@vwr.com