

# VWR

Microscope  **VisiScope®** series 200

**INSTRUCTION MANUAL  
MANUALE D'ISTRUZIONI  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUEL D'UTILISATION  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

| <b>Model</b> | <b>European Catalogue Number</b> |
|--------------|----------------------------------|
| BL224T1      | 630-2672                         |
| BL254T1      | 630-2673                         |

Version: 2  
Issued: 10, 03, 2016




## BL224T1 / BL254T1 - How to place the Tablet PC




Your Tablet's been set with the Rotation function disabled: this prevents any flipping of the Live View in order to get a continuous and as large as possible view of your slide also when the Tablet is removed from the holder. To enable this function again is very easy: you can activate the Rotation by swiping the screen on his bottom right side and selecting Settings + Screen. Anyway, it's not suggested to activate the function when the camera is in Live View mode as it may give troubles when the camera runs at high resolutions.

The Tablet PC can be fixed to a junction that can be freely rotated around its axis:


1) Fix the rotating part of the junction using the black wing-nut:

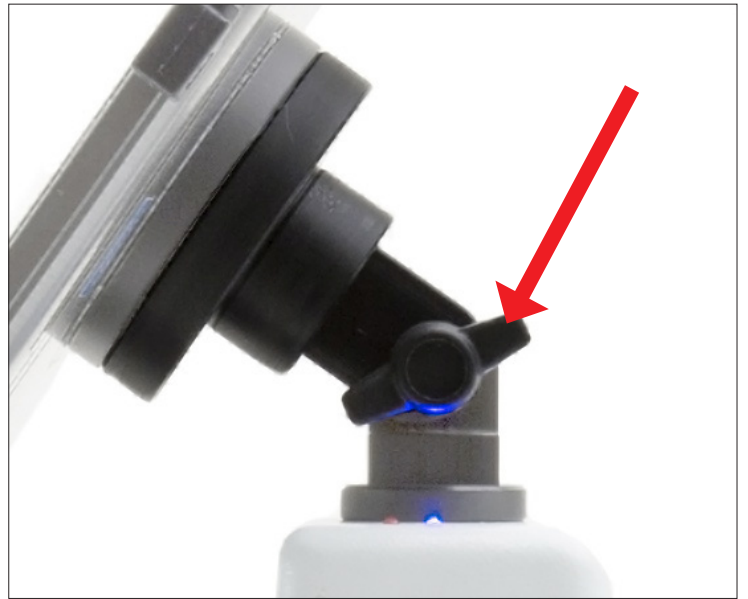

2) Then hook the Tablet PC onto the 4 screws of the junction:

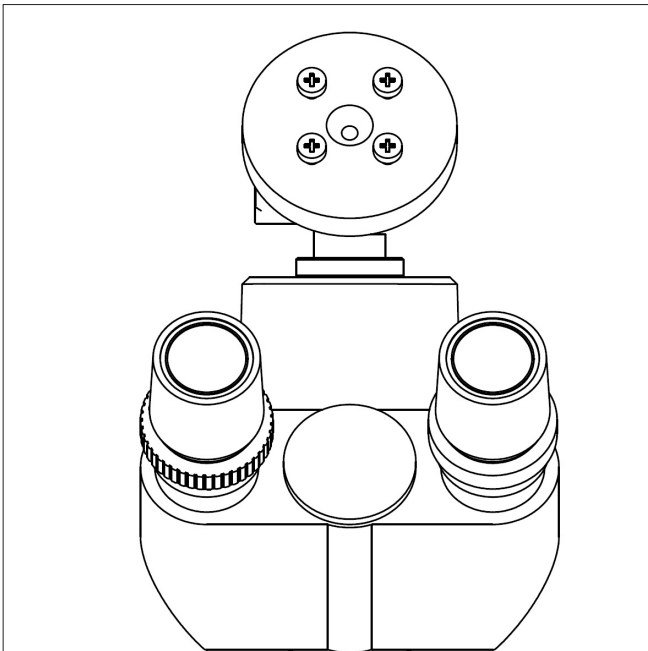

3) You can now adjust the orientation by loosening the wing-nut.

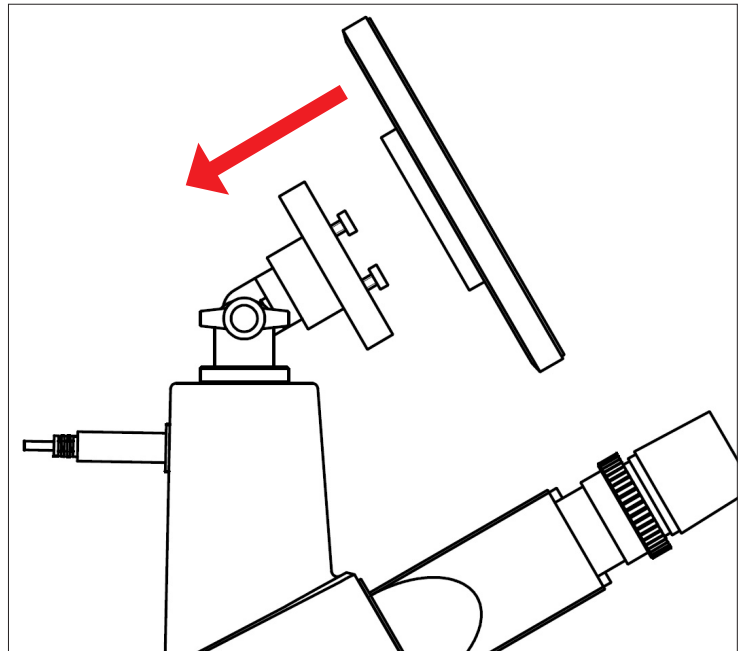

4) The Tablet PC can be removed from the junction pulling it upward, in order to unhook it from the fixing screws.

## BL224T1 / BL254T1 - Come posizionare il Tablet Pc




Questo Tablet è stato impostato con la rotazione dello schermo disattivata: questo evita la rotazione del video della telecamera e quindi ne permette una visualizzazione a tutto schermo continuativa anche durante la rimozione del Tablet dalla staffa. Per riattivare la rotazione basta semplicemente strisciare verso destra nella parte bassa dello schermo e selezionare Settings + Screen. Questo non è comunque consigliato con la telecamera collegata in modalità Live in quanto potrebbe creare disturbi alla visualizzazione del Live stesso a risoluzioni elevate. Il Tablet PC può essere collegato tramite supporto che ruota liberamente sul suo asse:


**1)** Fissare la parte ruotabile del supporto stringendo la manopola nera a lato:



**2)** Successivamente agganciare il Tablet PC alle 4 viti del supporto:

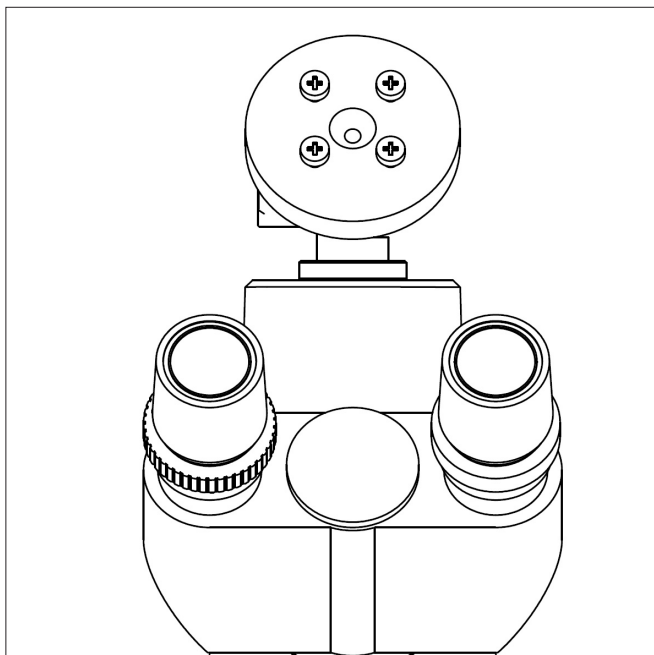

**3)** Ora potete regolare l'orientamento del Tablet allentando la manopola laterale.

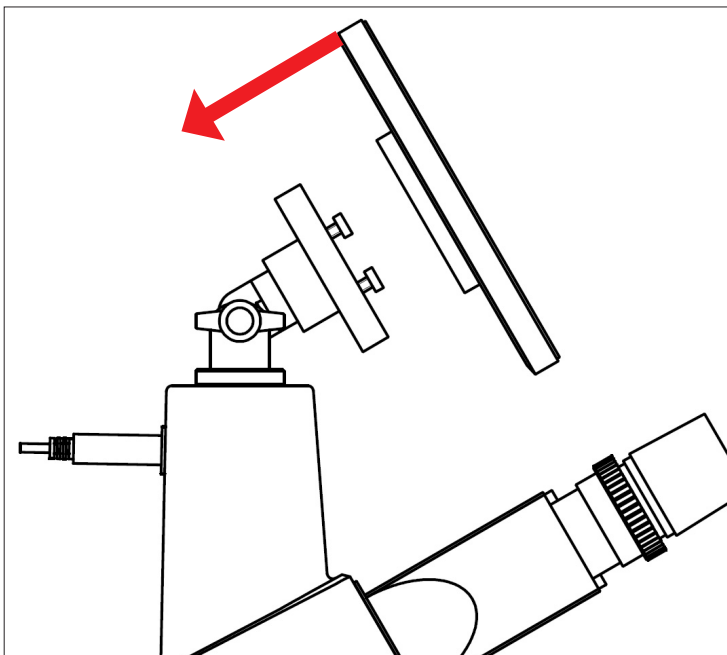

**4)** Il Tablet PC può essere rimosso semplicemente sfilandolo verso l'alto, per sganciarlo dalle viti del supporto.

## BL224T1 / BL254T1 - Cómo poner el Tablet PC



Su "tablet" ha sido configurada con la función de rotación deshabilitada para evitar la rotación durante la función de "live view": vista en tiempo real, con el fin de conseguir una imagen de la muestra continua y más grande posible, incluso cuando la "tablet" sea retirada del soporte.


Para activar de nuevo la función de rotación, deslice la pantalla en su parte inferior derecha y seleccione configuración + pantalla. De todos modos, no se recomienda activar la función de rotación cuando trabaje en tiempo real ya que podría dar problemas cuando la cámara trabaje en alta resolución.

Es posible sujetar el Tablet PC a la unión que está ubicada en la parte superior del microscopio. La unión se puede hacer girar libremente alrededor de su eje. Para asegurar el Tablet correctamente, siga los siguientes pasos:


**1)** Fije la parte giratoria de la unión utilizando la tuerca-mariposa negra:



**2)** Luego enganche el Tablet PC a los 4 tornillos de la unión:

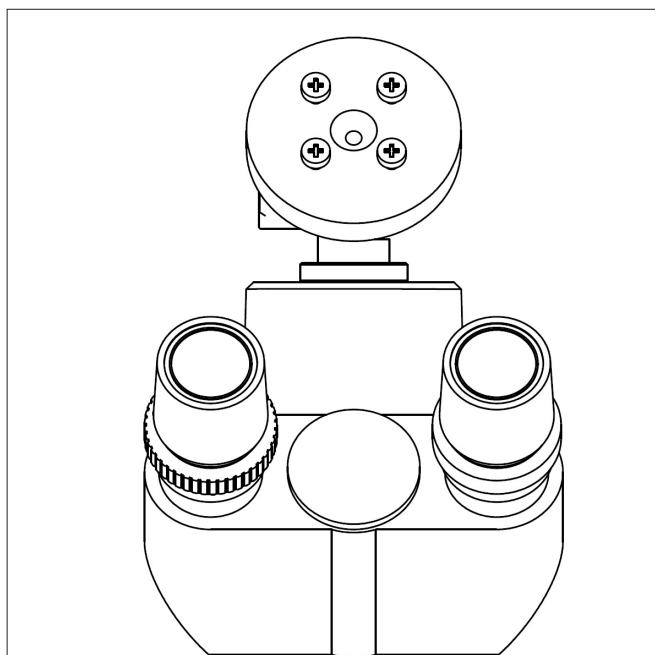

**3)** Ahora puede ajustar la orientación aflojando la tuerca-mariposa.

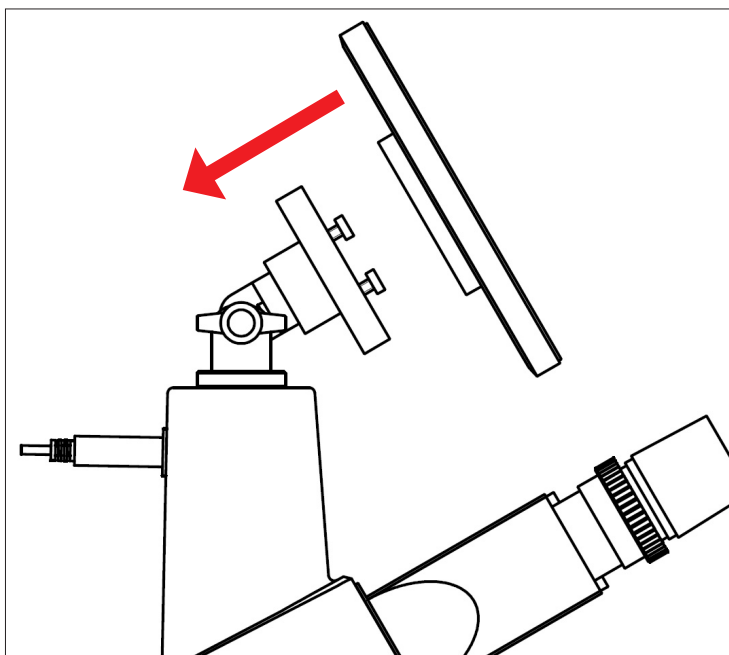


**4)** El Tablet PC se puede retirar de la unión tirándolo hacia arriba, con el fin de desengancharlo de los tornillos de fijación.

## BL224T1 / BL254T1 - Comment placer la tablette PC


Cette tablette a été réglée avec la fonction rotation de l'écran désactivée: cela empêche la rotation du vidéo de la caméra et permet un affichage en plein écran en continu, même pendant l'enlèvement de la tablette du support. vous pouvez activer la rotation en faisant glisser l'écran sur le côté inférieur droit et en sélectionnant Settings + Screen. De toute façon, il n'est pas recommandé d'activer la rotation avec la caméra connectée en mode live, car il pourrait créer des problèmes à l'affichage du live même à des résolutions élevées.

La tablette PC peut être fixée à une jonction qui peut être librement mis en rotation autour de son axe:


1) Fixer la partie tournante de la jonction en utilisant l'écrou à ailettes noir:

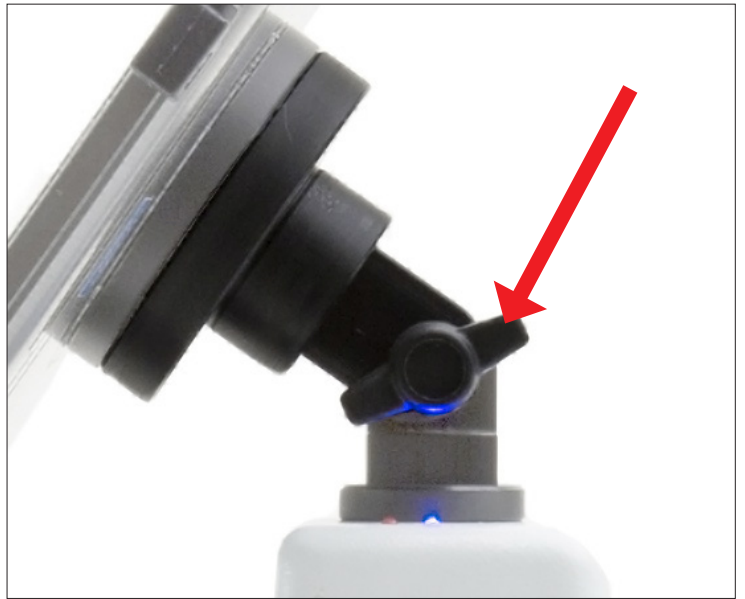

2) Puis accrocher la tablette PC sur les 4 vis de la jonction:

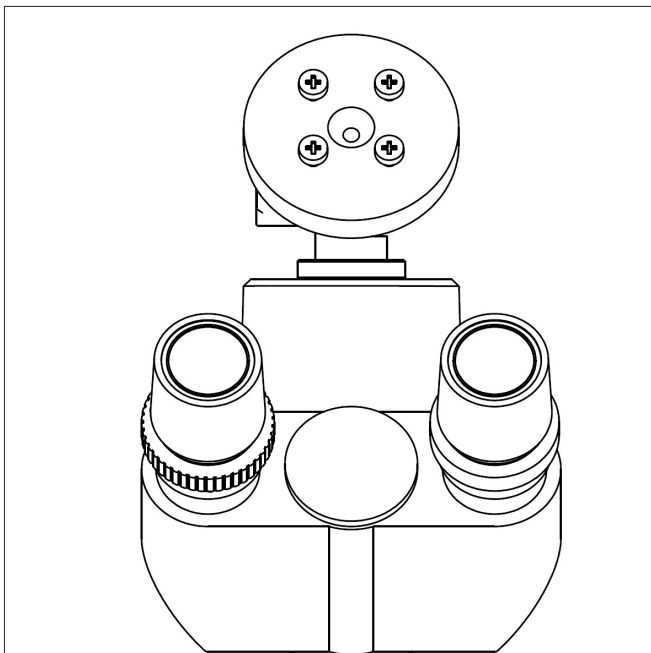

3) Vous pouvez maintenant régler l'orientation en desserrant l'écrou à ailettes.

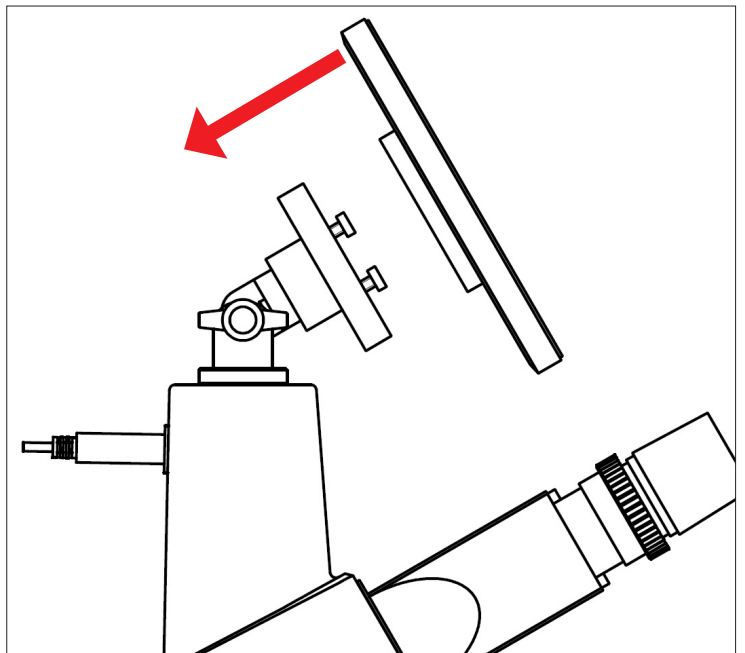

4) La tablette PC peut être retirée de la jonction tirant vers le haut, afin de la décrocher de la vis de fixation.


## BL224T1 / BL254T1 - Positionierung des Tablet-PC




Dieses Tablet wurde mit deaktivierter Drehungsfunktion eingestellt: dies verhindert das Kippen des Live View und ermöglicht eine kontinuierliche Vollbildaufnahme auch während der Entfernung des Tablets von der Halterung. Um diese Funktion wieder zu aktivieren, streichen Sie einfach den Bildschirm am unteren Rand nach rechts und wählen Sie "Settings + Screen" aus. Es wird jedoch nicht empfohlen, die Funktion zu aktivieren, wenn die Kamera im Live View-Modus ist, da es Probleme entstehen könnten, wenn die Kamera bei hohen Auflösungen funktioniert.

Der Tablet-PC kann an eine drehbare Gelenkverbindung befestigt werden:


1) Befestigen Sie den drehbaren Teil der Gelenkverbindung mit Hilfe der schwarzen Flügelmutter:

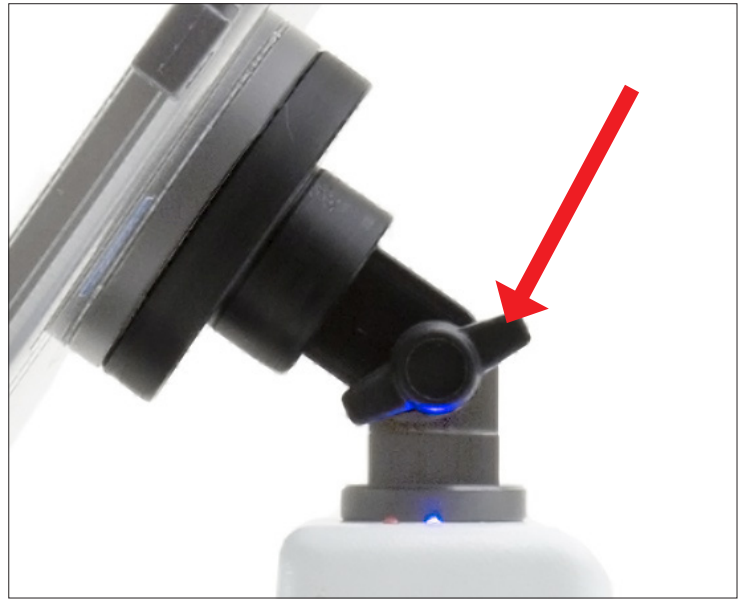

2) Haken Sie den Tablet-PC an den 4 Schrauben der Gelenkverbindung an:

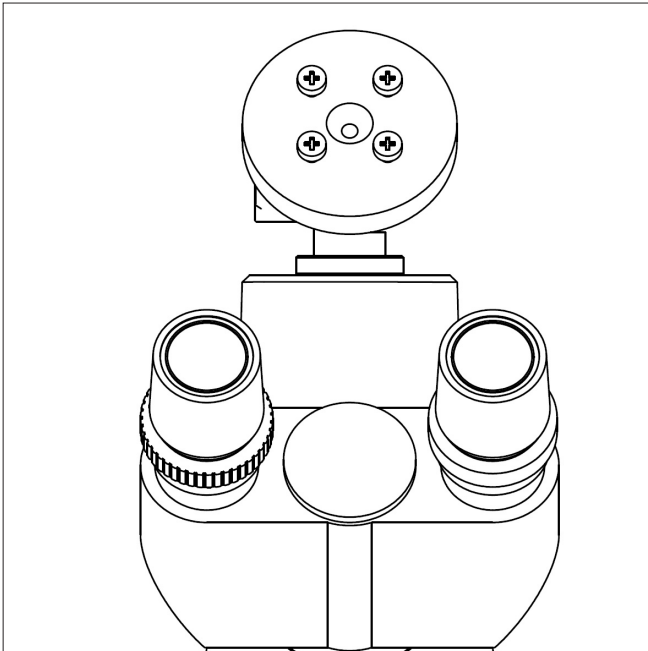

3) Jetzt können Sie die Ausrichtung durch lockern der Flügelmutter anpassen.

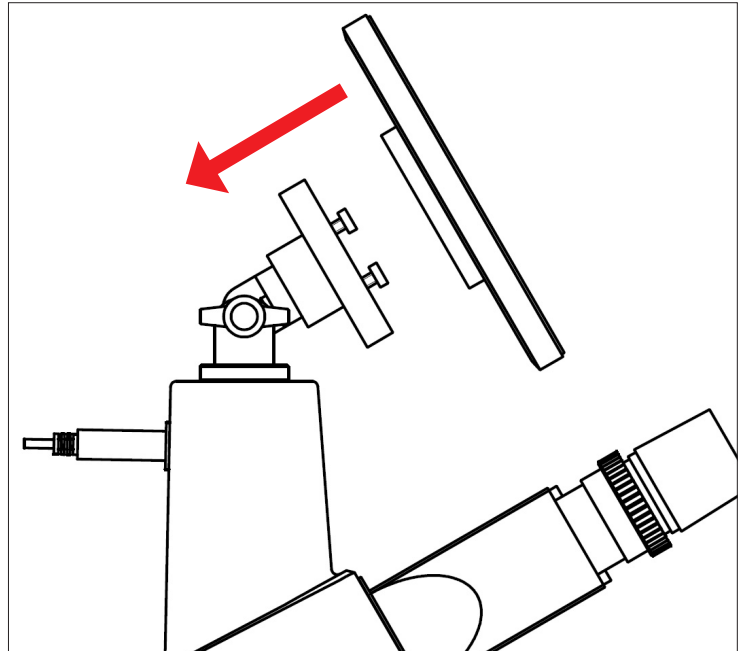

4) Der Tablet-PC kann von der Gelenkverbindung beim ziehen entfernt werden, um ihn von den Schrauben auszuhaken.

## BL224T1 / BL254T1 - Como montar a Tablet PC




A sua Tablet tem sido definido com a função de rotação desativada: isso impede que qualquer inversão/dar a volta do Live View, a fim de obter uma contínua e tão grande quanto possível vista do seu slide também quando o Tablet é removido do seu suporte. Para ativar essa função novamente é muito fácil: você pode ativar a rotação passando no Screen do seu lado inferior direito e selecionando Configurações + Screen. De qualquer forma, não é sugerido para ativar a função quando a câmera está no modo Live View, pois pode dar problemas quando a câmera é executado em altas resoluções. The Tablet PC pode ser fixada ao eixo y livremente rotada a través do seu axis:


1) Fixe a parte rotativa do eixo usando a porca de borboleta preta:



2) Agora enganche a Tablet PC a través dos 4 parafusos de la junta:

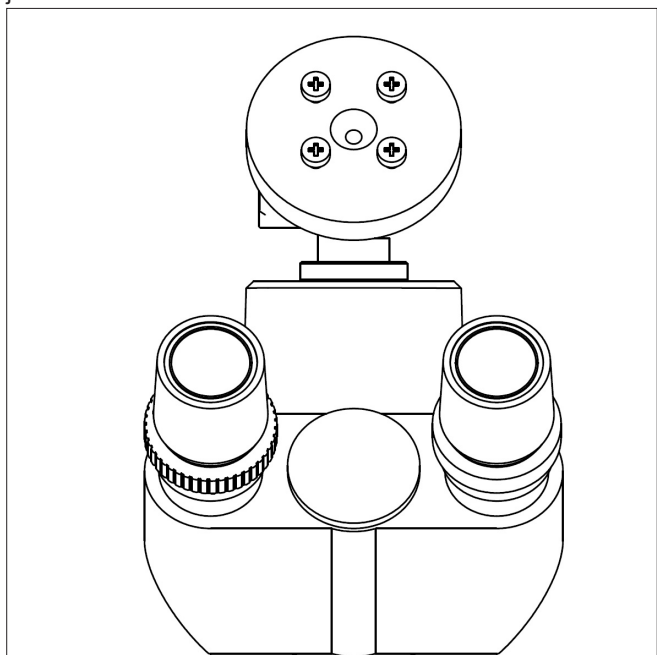

3) Poder ajustar a orientação desajustando a porcade borboleta:

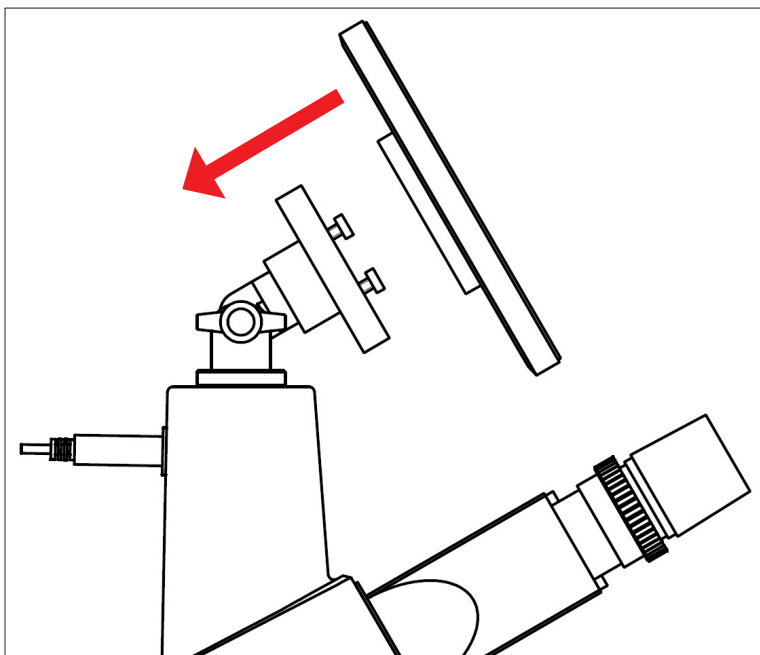

4) The Tablet PC pode ser sacada de la junta Esticando-o acima para desenganchar os parafusos fixados.

## Australia

VWR International, Pty Ltd.  
Unit 1/31 Archimedes Place  
Murarie, Queensland 4172  
Tel.: 1300 727 696  
Fax: 1300 135 123

## Austria

VWR International GmbH  
Graumannsgasse 7  
1150 Vienna  
Tel.: +43 1 97 002 0  
Fax: +43 1 97 002 600  
E-mail: info@at.vwr.com

## Belgium

VWR International bvba  
Researchpark Haasrode 2020  
Geldenaaksebaan 464  
3001 Leuven  
Tel.: 016 385 011  
Fax: 016 385 385  
E-mail: customerservice@be.vwr.com

## China

VWR International China Co., Ltd  
Rm.219, 2100 Dongming Road  
Pudong New District  
Shanghai 200123  
Tel.: +86-21-5898 6888  
Fax: +86-21-5855 8801  
E-mail: info\_china@vwr.com

## Czech Republic

VWR International s. r. o.  
Veetee Business Park  
Pražská 442  
CZ - 281 67 Stříbrná Skalice  
Tel.: +420 321 570 321  
Fax: +420 321 570 320  
E-mail: info@cz.vwr.com

## Denmark

VWR - Bie & Berntsen  
Transformervej 8  
2730 Herlev  
Tel.: 43 86 87 88  
Fax: 43 86 87 90  
E-mail: info@dk.vwr.com

## Finland

VWR International Oy  
Valimotie 9  
00380 Helsinki  
Tel.: 09 80 45 51  
Fax: 09 80 45 52 00  
E-mail: info@fi.vwr.com

## France

VWR International S.A.S.  
Le Périgares – Bâtiment B  
201, rue Carnot  
94126 Fontenay-sous-Bois cedex  
Tel.: 0 825 02 30 30 (0,15 € TTC/min)  
Fax: 0 825 02 30 35 (0,15 € TTC/min)  
E-mail: info@fr.vwr.com

## Germany

VWR International GmbH  
Hilpertstraße 20a  
D - 64295 Darmstadt  
Freecall: 0800 702 00 07  
Fax: 0180 570 22 22\*  
Email: info@de.vwr.com  
\*0,14 €/Min. aus d. dt. Festnetz

## Hungary

VWR International Kft.  
Simon László u. 4.  
4034 Debrecen  
Tel.: (52) 521-130  
Fax: (52) 470-069  
E-mail: info@hu.vwr.com

## India

VWR Lab Products Private Limited  
135/12, Brigade Towers, 2nd Floor  
Front wing, Brigade Road,  
Bengaluru, India – 560 025  
Tel.: +91-80-41117125/26 (Bengaluru)  
Tel.: +91-2522-647911/922 (Mumbai)  
Fax: +91-80-41117120  
E-mail: vwr\_india@vwr.com

## Ireland / Northern Ireland

VWR International Ltd /  
VWR International (Northern Ireland) Ltd  
Orion Business Campus  
Northwest Business Park  
Ballycoolin  
Dublin 15  
Tel.: 01 88 22 222  
Fax: 01 88 22 333  
E-mail: sales@ie.vwr.com

## Italy

VWR International PBI S.r.l.  
Via San Giusto 85  
20153 Milano (MI)  
Tel.: 02-3320311/02-487791  
Fax: 800 152999/02-40090010  
E-mail: info@it.vwr.com

## The Netherlands

VWR International B.V.  
Postbus 8198  
1005 AD Amsterdam  
Tel.: 020 4808 400  
Fax: 020 4808 480  
E-mail: info@nl.vwr.com

## New Zealand

Global Science - A VWR Company  
241 Bush Road  
Albany 0632, Auckland  
Tel.: 0800 734 100  
Fax: 0800 999 002  
E-mail: sales@globalscience.co.nz

## Norway

VWR International AS  
Haavard Martinsens vei 30  
0978 Oslo  
Tel.: 02290  
Fax: 815 00 940  
E-mail: info@no.vwr.com

## Poland

VWR International Sp. z o.o.  
Limbowa 5  
80-175 Gdansk  
Tel.: 058 32 38 200 do 204  
Fax: 058 32 38 205  
E-mail: info@pl.vwr.com

## Portugal

VWR International -  
Material de Laboratório, Lda  
Edifício Neopark  
Av. Tomás Ribeiro, 43- 3 D  
2790-221 Carnaxide  
Tel.: 21 3600 770  
Fax: 21 3600 798/9  
E-mail: info@pt.vwr.com

## Singapore

VWR Singapore Pte Ltd  
18 Gul Drive  
Singapore 629468  
Tel.: +65 6505 0760  
Fax: +65 6264 3780  
E-mail: sales@sg.vwr.com

## Spain

VWR International Eurolab S.L.  
C/ Tecnología 5-17  
A-7 Llinars Park  
08450 - Llinars del Vallès  
Barcelona  
Tel.: 902 222 897  
Fax: 902 430 657  
E-mail: info@es.vwr.com

## Sweden

VWR International AB  
Fagerstagatan 18a  
163 94 Stockholm  
Tel.: 08 621 34 00  
Fax: 08 621 34 66  
E-mail: kundservice@se.vwr.com

## Switzerland

VWR International GmbH  
Lerzenstrasse 16/18  
8953 Dietikon  
Tel.: 044 745 13 13  
Fax: 044 745 13 10  
E-mail: info@ch.vwr.com

## Turkey

Pro Lab Laboratuvar Teknolojileri Ltd.Şti.  
a VWR International Company  
Orta Mah. Cemal Gürsel Caddesi  
Ördekcioglu İşmerkezi No.32/1  
34896 Pendik - İstanbul  
Tel.: +90216 598 2900  
Fax: +90216 598 2907  
Email: info@pro-lab.com.tr

## UK

VWR International Ltd  
Customer Service Centre  
Hunter Boulevard - Magna Park  
Lutterworth  
Leicestershire  
LE17 4XN  
Tel.: 0800 22 33 44  
Fax: 01455 55 85 86  
E-mail: uksales@uk.vwr.com

---

**GO TO VWR.COM FOR THE  
LATEST NEWS, SPECIAL OFFERS  
AND DETAILS OF YOUR LOCAL  
VWR DISTRIBUTOR**

---