

Snabbmanual

VWR® MINI VORTEX MIXER

EU Art. Nr 444-1337

Tillverkad i Kina

Specifikationer

Hastighet	3000rpm
Rotationsdiameter	4,5mm
Kapacitet	Max. 80ml
Rördiameter	Max. 30mm



Bruksanvisning

1. Anslut enheten till strömförsörjningen.
2. Placera röret på den övre sockeln.
3. Tryck lätt på röret för att aktivera vibration.
4. Lyft röret; nu slutar enheten vibrera.

Försiktighetsåtgärder

1. Använd endast godkända tillbehör.
2. Modifiera inte den elkabel som levereras med enheten.
3. Använd endast original strömförsörjningsadaptern i enheten.
4. Placera enheten på en halkfri, stabil yta.
5. Tänk på risken för skvättande vätskor vid omrörning.
6. Undvik att använda mer än 0.8 kg tryck för att aktivera enheten.
7. Blanda inte vätskor som kan orsaka farliga reaktioner; använd inte antändliga eller farliga vätskor.

För mer information, se den fullständiga bruksanvisningen